

دستور کار اتوکلاو

۱. پس از تنظیم برنامه مورد نظر کلید استارت را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
۲. ابتدا نمایشگر بصورت ----- در می آید و سپس دستگاه شروع به کار می نماید.
۳. در حالت روشن بودن اتوکلاو چراغ های Water و Heater روشن و با رسیدن دمای ۱۲۵/۵ چراغ گرمکن خاموش و چراغ sterile روشن شده و زمان استریل به صورت معکوس شروع به کار می کند.
۴. اگر نیاز به دیدن مدت زمان گذشته از استریل باشد منوی TIME را فشار دهید تا مدت زمان باقی مانده از استریل را به شما نشان دهد و بعد از گذشت چند ثانیه به حالت اول برگردد و دما را نشان می دهد.
۵. با پایان یافتن زمان استریل LED گرمکن خاموش شده و بر روی صفحه نمایشگر همراه با شنیده شدن بوق منقطع جمله End of sterile دیده شود.
۶. در این حالت به هیچ عنوان کلید power را خاموش نکنید. ابتدا شیر تخلیه بخار روی در دستگاه را باز نمایید و منتظر شوید تا فشار درون اتوکلاو به صفر برسد و دمای اتوکلاو به زیر نقطه تنظیم قفل برسد.
۷. ابتدا فلکه های متحرک را باز کنید سپس فلکه ثابت را باز کنید تا در به ترمز گیر کند سپس منوی Door را فشار دهید تا قفل در آزاد شود تا بتوانید در را بچرخانید.
۸. در نهایت کلید دستگاه را خاموش کنید.