

دستور کار با کلنی کانت

۱. میله نگهدارنده ذره بین را پشت دستگاه در محل خود نصب کنید.
۲. ذره بین را روی میله توسط پیچ نگهدارنده محکم نمایید.
۳. الکتروود اتصال به محیط تست (سیم L شکل) را زیر ترمینال کله قندی کنار صفحه شطرنجی محکم نمایید.
۴. سیم الکتروود شمارش را در ترمینال کنار دستگاه نصب نمایید.
۵. سیم دو شاخه را به برق زده کلید اصلی را روشن نمایید.
۶. برای صفر کردن کانتر دکمه RESET روی پانل را فشار دهید.
۷. با هر تماس سیم الکتروود با محیط تست کانتر یک رقم به شماره ها اضافه خواهد نمود و یک بوق جهت اعلام شمارش به صدا خواهد آمد.